



使用に際してはこの取扱説明書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。

LW05T
研究用試薬

*2013年2月改訂(第2版)
2007年10月作成(第1版)

化学発光酵素免疫測定法試薬

標準ヒトIL-6 溶液

本試薬はヒトIL-6測定(化学発光酵素免疫測定法:研究用試薬)に専用の試薬で検量線作成に使用します。

■試薬構成

◇ 標準ヒトIL-6溶液: 4濃度×2

- ① 0 pg/mL標準ヒトIL-6溶液(液状、1.0mL×2)
- ② 20 pg/mL標準ヒトIL-6溶液(液状、1.0mL×2)
- ③ 400 pg/mL標準ヒトIL-6溶液(液状、1.0mL×2)
- ④ 1000 pg/mL標準ヒトIL-6溶液(液状、1.0mL×2)

本試薬は、ヒトIL-6(リコンビナント)を使用しております。

■使用方法

本試薬は、常温(15~25℃)に戻してから使用してください。

■使用上又は取扱い上の注意

- *1. 本試薬および試料は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
- *2. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
- 3. 本試薬の保存条件は厳守してください。
- 4. 本試薬は保存剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含んでおります。廃棄する際には爆発性の金属アジドが生成されないよう多量の水で流してください。

■保存方法

2~10℃に保存してください。

■使用期限

外箱および容器の表示をご参照ください。

■包装単位

コードNo.	品名	包装
219355	標準ヒトIL-6溶液	4濃度×2

*■問い合わせ先

富士レピオ株式会社 お客様コールセンター
TEL: 0120-292-832
FAX: 03-5695-9234

*■製造・発売

富士レピオ株式会社
東京都新宿区西新宿 2-1-1

